

PALCAM 添加剂使用说明书

【产品名称】

PALCAM 添加剂-1 ; PALCAM 添加剂-2

【产品规格】

PALCAM 添加剂-1: 1mL×5 支/盒

PALCAM 添加剂-2: 1mL×5 支/盒

【操作方法】

将 1 支 PALCAM 添加剂-1 和 1 支 PALCAM 添加剂-2 恢复至室温，无菌操作加入 200mL 高压灭菌冷却至 50℃ 左右的 PALCAM 培养基基础中，混匀，备用。

【结果判断】

质控菌株及编号	生长情况	菌落特征/生化反应
单增李斯特氏 ATCC19115	良好	灰色至黑色菌落，带有黑色晕环
大肠埃希菌 ATCC25922	抑制	/
粪肠球菌 ATCC29212	抑制	/

【注意事项】

- 1、避光低温（2-8℃）保存。
- 2、保质期：12 个月。

更多产品信息与订购请联系我们！

地址：江苏省南通市兴福路 29 号

电话：0513-85596088

邮箱：info@kinghunt.cn

官网：www.kinghunt.cn



南通凯恒生物微信公众号