

四号琼脂平板产品说明

【基本信息】

产品名称	四号琼脂平板
产品货号	KM0051
产品规格	90mm 10皿/包
包装形式	三层包装
产品用途	用于霍乱弧菌选择性分离培养
储存条件	2-8℃、避光保存
产品有效期	3个月

【使用方法】

拆开包装即可使用

【质量控制】

	质控菌株及编号	接菌量 (cfu)	生长情况	菌落特征
微生物灵敏度检测	霍乱弧菌 (海水)	/	+++	菌落扁平湿润, 中心黑色, 直径 2-3mm
	粪肠球菌 ATCC29212	/	+/-	菌落针尖大小
	大肠杆菌 ATCC25922	/	-	/
	副溶血性弧菌 ATCC17802	/	+/-	菌落小于 1mm
	备注: 36℃±1℃培养 14-18h			

【注意事项】

- 使用前查看, 产品包装是否完整。若出现漏气、污染, 请勿传入洁净区内。
- 3、在超净工作台中打开包装后, 发现平皿内培养基表面有冷凝水, 将平皿打开, 将冷凝水倒入洁净器皿中。
- 4、使用后的培养基应在 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。
- 5、质检报告可以登录凯恒生物网站 <http://www.kinghunt.cn> 下载, 或随货纸质复印件。
- 6、本品不得用于临床检测。

更多产品信息与订购请联系我们!

地址: 江苏省南通市兴福路 29 号

电话: **0513-85596088**

邮箱: info@kinghunt.cn

官网: www.kinghunt.cn



南通凯恒生物微信公众号