

旋涡混匀仪产品说明书



基本信息

产品名称	旋涡混匀仪
产品型号	KH-Vortex
产品货号	KH0002
产品用途	用于环境监测、医疗卫生、石油化工、食品、冶金等各类大专院校、科研和生产企业的实验室、化验室作混合匀合、萃取之用，用于对液体进行搅拌

【产品参数】

型号	KH-Vortex	周转直径 mm	4
电机类型	罩极电机	输入/输出功率 W	60/11
速度范围 rpm	0-2800	允许环境温度℃	5-40
电机输出 W	10	允许相对湿度%	80
运行方式	点动/连续	保护等级	IP21
电压 VAC	200-240/100-120(选配)	外观尺寸 mm	170×120×140
频率 Hz	50,60	(长×宽×高)	
功率 W	60	标配	耐磨标准头

【产品特点】

- 1、双模式自由切换，点动、连续一键切换。
- 2、无极调速，可达 2800RPM。
- 3、偏心球轴设计，进行摆线式混匀，更快，更均匀。
- 4、震动头又优质橡胶制成，耐磨，防腐蚀，抗氧化，使用时间更长。

【使用指南】

1 连续工作模式

- 1.1 将混匀仪置于安全平稳处，确认速度调节旋钮处于零位，接入电源。

- 1.2 向左推动双向开关至 ON 处，工作指示灯 POWER 亮，仪器开始运行。
 - 1.3 旋转速度调节旋钮，设置需要的转速。
 - 1.4 向右推动双向开关至 OFF 处，工作指示灯 POWER 熄灭，关闭仪器。
- 2 点动工作模式
- 2.1 将混匀仪置于安全平稳处，确认速度调节旋钮处于零位，接入电源。
 - 2.2 向右推动双向开关至 TOUCH 处。
 - 2.3 旋转速度调节旋钮，设置需要的转速。
 - 2.4 用试管垂直压下夹具，仪器开始运行，同时工作指示灯 POWER 亮。
 - 2.5 向左推动双向开关至 OFF 处，关闭仪器。

更多产品信息与订购请联系我们！

地址：江苏省南通市兴福路 29 号

电话：0513-85596088

邮箱：info@kinghunt.cn

官网：www.kinghunt.cn



南通凯恒生物微信公众号