

木糖赖氨酸脱氧胆盐琼脂 (XLD) 产品说明

【基本信息】

基本信息	
产品名称	木糖赖氨酸脱氧胆盐琼脂 (XLD)
产品货号	K0218
产品规格	250g
灭菌方式	煮沸灭菌
产品用途	用于食品中沙门氏菌的选择性分离培养
储存条件	2-8℃、密封、干燥、避光处
产品有效期	3年

【使用方法】

称取本品 57.0g, 置于 1L 蒸馏水中。煮沸至完全溶解, 勿过度加热, 勿高压灭菌。冷却至 $48 \pm 2^\circ\text{C}$ 时, 倾注平皿, 备用。

【质量控制】

质控菌株及编号	接菌量 (cfu)	生长情况	菌落特征
鼠伤寒沙门氏菌 ATCC14028	20-200	PR>0.5	黑色菌落
福氏志贺氏菌 CMCC (B) 51572	20-200	PR>0.5	无色菌落, 无黑心
金黄色葡萄球菌 ATCC6538	/	$G \leq 1$	/
备注: $36 \pm 1^\circ\text{C}$ 培养 18-24h			

【注意事项】

- 1、称取培养基时, 请做好必要的防护措施, 以免引起身体不适。
- 2、培养基应置于避光、干燥处保存, 使用后应立即旋紧瓶盖, 以免吸潮结块。
- 3、使用后的培养基应在 121°C 下高压灭菌 30 分钟后处理。
- 4、产品质检报告可以登录凯恒生物官方网站 <http://www.kinghunt.cn> 下载或随货纸质复印件。
- 5、本品不得用于临床检测。



南通凯恒生物科技发展有限公司

更多产品信息与订购请联系我们!

地址: 江苏省南通市兴福路 29 号

电话: 0513-85596088

邮箱: info@kinghunt.cn

官网: www.kinghunt.cn



南通凯恒生物微信公众号