

巧克力琼脂基础培养基产品说明

【基本信息】

基本信息	
产品名称	巧克力琼脂基础培养基
产品货号	K0772
产品规格	250g
灭菌方式	湿热灭菌
产品用途	用于嗜血杆菌和奈瑟菌的培养。
储存条件	常温、密封、干燥、避光处
产品有效期	3年

【使用方法】

称取本品 39.0g，置于 1L 纯化水中。加热煮沸至完全溶解，121℃ 高压灭菌 15min，冷至 50℃ 左右时，加入 7% 无菌脱纤维羊血，混匀，在 80℃ 水浴中加热 10min 左右（并不停摇动），直至培养基颜色变成棕色（巧克力色），冷至 45-50℃ 时，摇匀倾注平皿，备用。

【质量控制】

	质控菌株及编号	接菌量 (cfu)	生长情况	菌落特征
微生物灵敏度检测	流感嗜热杆菌 ATCC10211	/	+++	乳白色圆形小菌落
	脑膜炎奈瑟菌 ATCC13090	/	+++	圆形透明菌落
	金黄色葡萄球菌 ATCC25923	/	-	抑制
	备注：36±1℃ 厌氧培养 18-24h；			

【注意事项】

- 1、产品贮存于常温、密封、干燥、避光处，未开封产品保质期 36 个月。开封后未使用完的平皿根据存放条件的不同保质时间存在一定的差异。
- 2、使用前查看，产品包装是否完整。若出现漏气、污染，请勿传入洁净区内。
- 3、在超净工作台中打开包装后，发现平皿内培养基表面有冷凝水，将平皿打开，将冷凝水倒入洁净器皿中。
- 4、使用后的培养基应在 121℃ 下高压灭菌 30 分钟后处理。
- 5、质检报告可以登录凯恒生物网站 <http://www.kinghunt.cn> 下载，或随货纸质复印件。
- 6、本品不得用于临床检测。

更多产品信息与订购请联系我们!

地址: 江苏省南通市兴福路 29 号

电话: **0513-85596088**

邮箱: **info@kinghunt.cn**

官网: **www.kinghunt.cn**



南通凯恒生物微信公众号