

胰酪大豆胨琼脂培养基（TSA）产品说明

【基本信息】

| | |
|-------|-----------------|
| 产品名称 | 胰酪大豆胨琼脂培养基（TSA） |
| 产品货号 | KM0083 |
| 产品规格 | 55mm |
| 包装形式 | 10 皿/包 三层包装 |
| 产品用途 | 用于微生物培养 |
| 储存条件 | 2-25℃、避光保存 |
| 产品有效期 | 6 个月 |

【使用方法】

拆开包装即可使用

【质量控制】

| 微生物灵敏度检查 | 质控菌株及编号 | 接菌量 (cfu) | 回收率 (%) | 菌落特征 |
|------------------------------------|----------------------|-----------|---------|------------|
| | 金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26003 | 10-100 | ≥70 | 有黄色色素 |
| | 枯草芽孢杆菌 CMCC(B)63501 | 10-100 | ≥70 | 白色不规则菌落 |
| | 铜绿假单胞菌 CMCC(B)10104 | 10-100 | ≥70 | 有绿色色素 |
| | 白色念珠菌 CMCC(F)98001 | 10-100 | ≥70 | 乳白色菌落 |
| | 黑曲霉 CMCC(F)98003 | 10-100 | ≥70 | 白色菌丝，见黑色孢子 |
| 备注：细菌 30-35℃培养 3 天；真菌 30-35℃培养 5 天 | | | | |

【注意事项】

1. 使用前查看，产品包装是否完整。若出现漏气、污染，请勿传入洁净区内。
2. 在超净工作台中打开包装后，发现平皿内培养基表面有冷凝水，将平皿打开，将冷凝水倒入洁净器皿中。
3. 使用后的培养基应在 121℃ 下高压灭菌 30 分钟后处理。
4. 质检报告可以登录凯恒生物网站 <http://www.kinghunt.cn> 下载,或随货纸质复印件。
5. 本品不得用于临床检测。

更多产品信息与订购请联系我们!

地址: 江苏省南通市兴福路 29 号

电话: 0513-85596088

邮箱: info@kinghunt.cn

官网: www.kinghunt.cn



南通凯恒生物微信公众号