

# 定量菌株使用说明书

## 【产品名称】

定量菌株

## 【产品规格】

10-100CFU/0.1ml\*1 支，配套 1 支 2.0ml 一次性使用溶解液

## 【适用范围】

适用于灵敏度试验、促生长试验、无菌检查、培养基适用性检查、控制菌检查、阳性对照及教学培训等（不得用于临床检测）。

## 【操作方法】

1. 打开产品包装，取出产品恢复至室温，且在使用时一次性使用溶解液是完全溶解的状态。
2. 开启菌株前，用 75% 酒精棉擦拭西林瓶表面。在安全柜内打开菌株及溶解液旋盖，将溶解液全部吸取至菌株西林瓶内，旋紧旋盖，在漩涡振荡器上混匀至少 10s，制成菌悬液。
3. 复溶后的菌悬液（2.0ml），按 0.1ml/次进行吸取，约可吸取 20 次，加至待测培养基和对照培养基中，置于适宜的条件下培养。（亦可根据所需菌株浓度吸取不同体积菌悬液）

## 【注意事项】

- 1、使用本品时应戴好手套和口罩，做好防护措施。
- 2、本品的复溶、吸取和储存应遵循规范操作，以避免交叉污染。
- 3、本品为一次性使用产品，禁止反复冻融。
- 4、使用前检查本品，若出现破损、液化等现象请及时联系售后处理。
- 5、使用后的本品应在 121℃ 下高压灭菌 30 分钟后处理。
- 6、具体操作要求以法定标准为准，本使用说明书仅供参考。
- 7、本品不得用于临床检测。

## 【储存条件】

-18℃ 以下储存；

有效期：12 个月。