

定量工作菌株使用说明书

【产品名称】

定量工作菌株

【产品规格】

10 支/盒，配套10 支 1.1ml 一次性使用溶解液。（另可根据客户需求进行搭配）

定量工作菌株规格包含：110~1100 CFU/支

1100~11000 CFU/支

10^5 ~ 10^6 CFU/支

10^7 ~ 10^8 CFU/支

【适用范围】

适用于灵敏度试验、促生长试验、无菌检查、培养基适用性检查、控制菌检查、阳性对照及教学培训等（不得用于临床检测）。

【操作方法】

- 1、打开产品包装，取出产品恢复至室温，且在使用时一次性使用溶解液是完全溶解的状态。
- 2、开启菌株前，用75%酒精棉擦拭西林瓶表面。在安全柜内打开菌株及溶解液旋盖，将溶解液全部吸取至菌株西林瓶内，旋紧旋盖，在漩涡振荡器上混匀至少10s，制成菌悬液。
- 3、复溶后的菌悬液（1.1ml），按0.1ml/次进行吸取，约可吸取10次，加至待测培养基和对照培养基中，置于适宜的条件下培养。（亦可根据所需菌株浓度吸取不同体积菌悬液）

【注意事项】

- 1、使用本品时应戴好手套和口罩，做好防护措施。
- 2、本品的复溶、吸取和储存应遵循规范操作，以避免交叉污染。
- 3、本品为一次性使用产品，禁止反复冻融。
- 4、使用前检查本品，若出现破损、液化等现象请及时联系售后处理。
- 5、使用后的本品应在 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。
- 6、具体操作要求以法定标准为准，本使用说明书仅供参考。
- 7、本品不得用于临床检测。

【储存条件】

-18℃以下储存；

有效期：12 个月。