


胰酪胨大豆羊血琼脂基础（TSSB）

Trypticase Soy Sheep Blood Agar Base

用于蜡样芽孢杆菌的溶血测试试验。

货号：K0398-250g

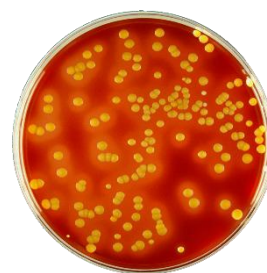

1、适用范围

应用	类别
鉴定	蜡样芽孢杆菌

2、原理和用途

胰酪胨和大豆蛋白胨提供微生物生长所必需的氮源、维生素、矿物质和氨基酸等；氯化钠用来维持均衡的渗透压；无水磷酸氢二钾作为缓冲剂；葡萄糖提供碳源；琼脂是凝固剂。

3、配方（g/L）

胰酪胨	15.0g
大豆蛋白胨	5.0g
氯化钠	5.0g
无水磷酸氢二钾	2.5g
葡萄糖	2.5g
琼脂	12.0g
最终 pH 值（25℃）	7.2±0.2

4、配制方法

称取本品 42.0g，置于 1L 纯化水中，加热搅拌至完全溶解，121℃ 高压灭菌 15min，冷至 45-50℃ 时加入 50-100ml 无菌脱纤维羊血，混匀后倾注平板，备用。

5、质量控制

测试项目	标准指标
外观	粉末状
干粉颜色	淡黄色
制备好培养基颜色	红色固体
最终 pH 值（25℃）	7.2±0.2

6、微生物测试

根据 GB 标准检测：蜡样芽胞杆菌和肺炎链球菌。

质控菌株及编号	生长情况/菌落特征
蜡样芽胞杆菌 CMCC(B)63303	菌落周围有 β 溶血环
肺炎链球菌 ATCC49619	菌落周围有 α 溶血环

测试方法：定性接种（划线接种）；

培养条件：36 $\pm$ 1 $^{\circ}$ C/24 $\pm$ 2h。

7、储存条件

常温、密封、干燥、避光处；

保质期三年。

8、参考标准

GB 4789.28-2024 食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂质量要求

GB 4789.14-2014 食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽胞杆菌检验

9、注意事项

称取培养基时，请做好必要的防护措施，以免引起身体不适。

培养基应置于避光（避免日光直射）、干燥处保存，使用后应立即旋紧瓶盖，以免吸潮结块。

使用后的培养基应在 121 $^{\circ}$ C 下高压灭菌 30 分钟后处理。

产品质检报告可以登录凯恒生物官方网站 <http://www.kinghunt.cn> 下载或随货纸质复印件。

本品不得用于临床检测。

核准日期：2026 年 03 月 21 日

更多产品信息与订购请联系我们！

地址：江苏省南通市兴福路 29 号

电话：0513-85596088

邮箱：info@kinghunt.cn

官网：www.kinghunt.cn



南通凯恒生物微信公众号